


# dataLink®

Système de traçabilité pour ensemencements easySpiral®  
et compteurs automatiques de colonies Scan®

## 100% traçabilité

de l'ensemencement au comptage

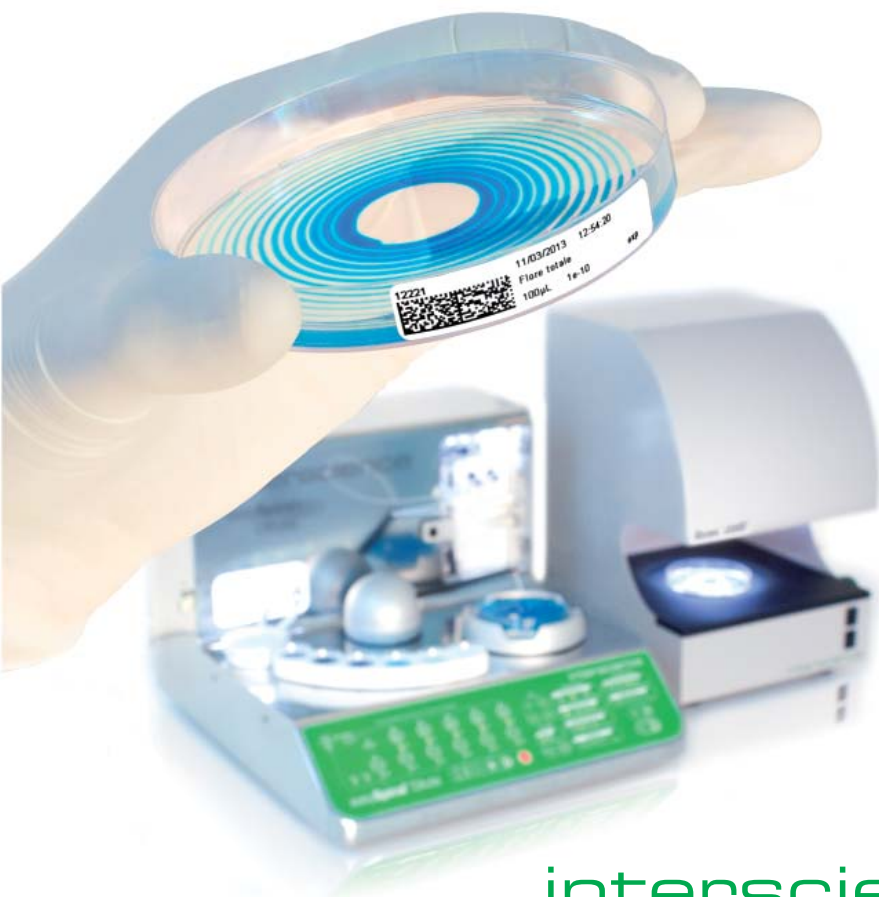

interscience



Dilueur en série et ensementeur  
easy**Spiral** Dilute®

**dataLink**® est un système complet de traçabilité pour l'analyse microbiologique d'un échantillon, depuis son ensemencement jusqu'au comptage de colonies avec les ensementeurs **easySpiral**® et les compteurs de colonies automatiques **Scan**®.

Toutes les informations de l'ensemencement (volume, dilution, heure, mode ...) sont intégrées sur une étiquette Datamatrix ou QR Code apposée sur la boîte de Petri, permettant ainsi de se passer de base de données.

Après l'incubation, la lecture du code Datamatrix par le logiciel du **Scan**® permet de recueillir les informations de l'échantillon, depuis l'ensemencement jusqu'aux réglages du compteur de colonies.

Appuyez sur le bouton « COMPTER ». Il n'y a plus de fastidieuses ressaisies de numéros et erreurs de réglage. Exportez ensuite les résultats, photos et commentaires vers LIMS\*, Excel™, PDF, JPEG.

### ► **Sécurité des analyses**

- Traçabilité complète
- Pas d'erreurs de réglages


### ► **Gain de temps**

- Pas de saisie manuelle
- Réglages automatiques du compteur de colonies Scan®

### ► **Simplicité d'utilisation**


- Système autonome
- Pas d'utilisation de base de données ou réseau

## ÉTAPE 1

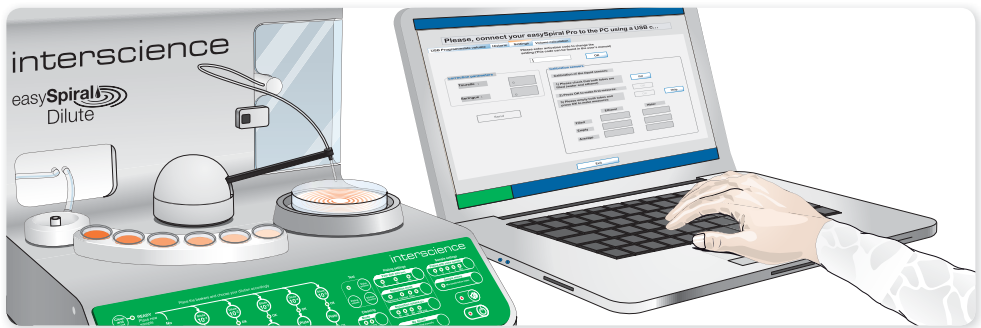

Ensemencer avec easy**Spiral** Pro® ou Dilute. Le logiciel de supervision easy**Spiral**® récupère les données de l'ensemencieur.

## ÉTAPE 2

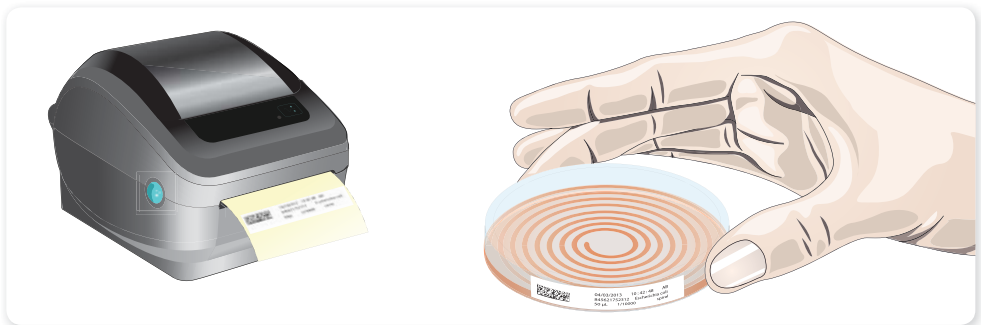

Imprimer l'étiquette avec le code Datamatrix. Coller l'étiquette sur la boîte de Petri ensemencée et placer en incubation.

## ÉTAPE 3

■■■ Incubation 24-72 h



Une fois les colonies développées, scanner le code Datamatrix. Le compteur de colonies **Scan**® se règle automatiquement grâce aux données de l'étiquette Datamatrix. Cliquer sur « Compter ». Exporter les données.

\* Compatibilité LIMS à vérifier.

# 5 modèles d'étiquettes :




## Code-barres 39




## Code-barres 128



## Datamatrix

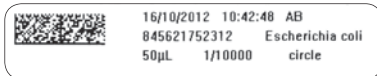

## QR Code

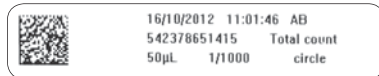

## Numéro



Dimensions de l'étiquette : 50 x 10 mm

# Pack dataLink® :



Réf. 410 100



Distributeur

## interscience INTERNATIONAL

30, ch. Bois Arpents - 78860 St Nom - FRANCE  
T: +33 (0)1 34 62 62 61 - F: +33 (0)1 34 62 43 03  
E-mail: info@interscience.com

## interscience USA & CANADA

199 Weymouth ST. - ROCKLAND - MA 02370 - USA  
T: +1 781 792 2133 - F: +1 781 792 2134  
E-mail: sales.usa@interscience.com

## interscience CHINA

上海市徐汇区吴兴路277号锦都大厦718室-200030  
电话: +86 (0)21-64739390 - +86 189 3097 0733  
邮址: sales.china@interscience.com

[www.interscience.com](http://www.interscience.com)